


# SafeGen <img alt="SafeGen logo icon" data-bbox="320 48 408 96"/> TOUCH ATP\_GEN\_3500

## Sistema per il monitoraggio dell'igiene tramite ATP

*In tempo reale · Connesso · Tracciabile*

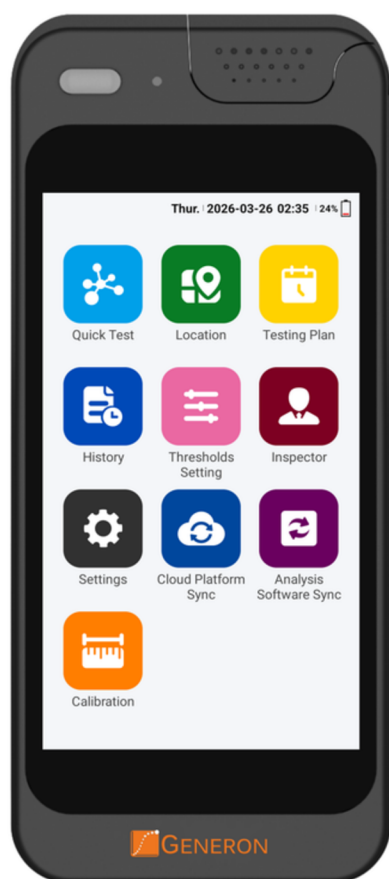

-  **Veloce**  
Risultati in ~10 secondi per una rapida verifica dell'igiene
-  **Alta sensibilità**  
Rilevazione dell'ATP fino a  $10^{-16}$  mol (0.1 fmol)
-  **Connettività cloud**  
Integrazione cloud immediata per la sincronizzazione dei dati
-  **Facile da usare**  
Workflow semplificato per operazioni rapide e standardizzate
-  **Gestione centralizzata**  
Monitoraggio centralizzato su più dispositivi e sedi
-  **Design personalizzabile**  
Supporta configurazioni flessibili

## Gestione cloud dei dati

*Monitoraggio intelligente dell'igiene per operazioni più smart*



Il **Luminometro SafeGen Touch ATP\_GEN\_3500** connette i dispositivi e centralizza i dati tramite una piattaforma cloud, consentendo il monitoraggio in tempo reale e l'analisi coordinata tra diverse sedi.

Offre una visualizzazione chiara dei dati e insight sui trend per ottimizzare la gestione dell'igiene, migliorare la conformità e aumentare l'efficienza operativa.

- **Sincronizzazione dei dati in tempo reale tra diversi dispositivi**
- **Dashboard centralizzata per una visualizzazione chiara dei dati**
- **Monitoraggio dei risultati su una o più strutture**
- **Reportistica automatizzata e analisi dei trend**
- **Supporta programmi di monitoraggio dell'igiene standardizzati e tracciabili**

# Aree di applicazione

SafeGen Touch ATP\_GEN\_3500 Luminometer è ampiamente utilizzato in:

- Industria alimentare e delle bevande
- Ristorazione e servizi food service
- Integratori alimentari
- Autorità di ispezione igienico-sanitaria
- Produzione cosmetica
- Grandi ospedali e laboratori clinici
- Industria farmaceutica
- Enti regolatori governativi

## Funzioni principali

|                                                                                     |                                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <b>Test Rapido</b><br>Esegue i test di igiene in pochi semplici passaggi per la verifica in loco.                                                              |    | <b>Sedi di Test</b><br>Crea e gestisce le sedi di test per supportare un monitoraggio dell'igiene strutturato e ripetibile.                             |
|    | <b>Piani</b><br>Organizza le postazioni di test nei piani di ispezione per un controllo igienico standardizzato e strutturato.                                 |    | <b>Storico</b><br>Accede ai record storici dei test per revisione, confronto e tracciabilità.                                                           |
|   | <b>Soglie</b><br>Imposta e regola i limiti superato/non superato in base agli standard igienici e al controllo interno.                                        |   | <b>Ispettore</b><br>Gestisce le informazioni relative a ispettori e utenti per garantire responsabilità e tracciabilità dei dati.                       |
|  | <b>Impostazioni</b><br>Configura parametri di sistema, lingua, connettività, gestione dei dati e informazioni del dispositivo.                                 |  | <b>Sincronizzazione con piattaforma cloud</b><br>Sincronizza i dati dei test con le piattaforme cloud per archiviazione centralizzata e accesso remoto. |
|  | <b>Sincronizzazione con il software di analisi</b><br>Trasferisce i dati al software di analisi da PC tramite Wi-Fi o USB per ulteriori analisi/ reportistica. |  | <b>Calibrazione</b><br>Facilita la calibrazione e i controlli preimpostati per mantenere la conformità GMP/ISO.                                         |

## Specifiche tecniche

| Caratteristica     | Specifica                                         |
|--------------------|---------------------------------------------------|
| Dimensioni         | 88 × 182 × 34 mm (W × H × D)                      |
| Peso               | 380 g                                             |
| Batteria           | 3.7 V / 3500 mAh, supporta fino a circa 3000 test |
| Sensibilità        | 1 × 10 <sup>-16</sup> mol                         |
| Trasferimento dati | WiFi, Bluetooth, USB Type-C                       |
| Touchscreen        | Schermo touch da 5.5" con sistema Android         |
| Lingua             | Supporta più lingue                               |




# Come funziona

- **ATP\_GEN\_3500** è un luminometro portatile per una rapida verifica dell'igiene.
- Misura l'adenosina trifosfato, **ATP**, presente in tutti gli organismi viventi, per valutare in modo oggettivo la presenza di residui organici legati alle condizioni igieniche.
- I risultati sono visualizzati come valori numerici con indicatori chiari **Pass** / **Caution** / **Fail**, a supporto di decisioni immediate.



1. Tampona la superficie

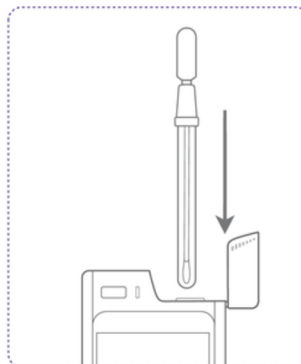

2. Inserisci il Test



3. Esegui il Test

## Dispositivi di test

**SafeGen** ATP Tampone Superfici   
Catalog No. ATP\_100\_SSW Sensibilità:  $5 \times 10^{-16}$  mol



**SafeGen** ATP Tampone WaterFree  
Catalog No. ATP\_100\_NWB Sensibilità:  $2.5 \times 10^{-16}$  mol



**CaliRod 01** Asta di calibrazione



Garantisce prestazioni accurate e stabili dei luminometri ATP, offrendo un'ulteriore verifica della calibrazione per risultati costanti e affidabili.

**SafeGen** ATP Tampone WaterTotal  
Catalog No. ATP\_100\_WSW Sensibilità:  $2.5 \times 10^{-16}$  mol



## Informazioni per l'ordine

| Nome prodotto                   | Cod. Catalogo | Quantità |
|---------------------------------|---------------|----------|
| SafeGen Touch Luminometro       | ATP_GEN_3500  | 1        |
| SafeGen ATP Tampone Superfici   | ATP_100_SSW   | 100      |
| SafeGen ATP Tampone WaterTotal  | ATP_100_WSW   | 100      |
| SafeGen ATP Tampone WaterFree   | ATP_100_NWB   | 100      |
| CaliRod 01 Asta di Calibrazione | CaliRod 01    | 1        |



Compatibile con i principali sistemi di monitoraggio dell'igiene tramite ATP.

**CONTATTI**  
Generon S.p.A. Via San Geminiano, 4 - 41030 San Prospero (MO)  
+39 059 863716 | marketing@generon.it  
[www.generon.it](http://www.generon.it)