



# ToxinFast<sup>®</sup> Test rapidi Aflatossina M1

## Procedura



Aggiungere il campione di latte in un pozzetto



Incubare a 30 o 40 C°




Inserire la strip e attendere il tempo di corsa



Interpretazione visiva o strumentale

## Interpretazione

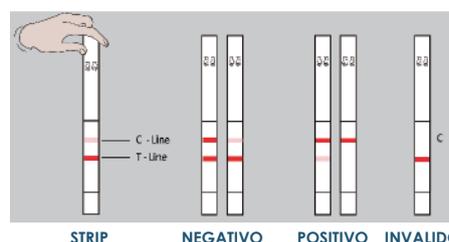

## Sensibilità

Target	Codice	Quantificazione	LOQ (ppt o ng/Kg)	Campioni
Aflatossina M1	MZVISM1	Qualitativo/SemiQ	30 e 50	Latte crudo
	MZJC0793	Quantitativo	LOQ 10 (Range 0-0.15)	Latte crudo Latte in polvere

## Informazioni prodotto

Ordine	Tempo	Contenuto	Data scadenza	Conservazione
MZVISM1	3 + 7/8 min (40C°)	<ol style="list-style-type: none"> <li>96 tests/kit: 12 tubi, 8 pozzetti e 8 test in ogni tubo</li> <li>Controlli: Ctr+ (50 ppt), Ctr -</li> <li>Pipetta</li> <li>100 puntali</li> <li>maschera pozzetti</li> <li>QR code</li> <li>Manuale d'uso</li> </ol>	12 mesi	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-8 C°, tenere lontano dalla luce solare e dall'umidità</li> <li>Condizioni di trasporto: da -15 C° a 50 C°</li> </ul>
MZJC0793	3 + 5 min (30C°)			

## Strumentazione

MZREAD | BMZ6000 Lettore portatile (opzionale per test qualitativi)



MZINC-C | Incubatore HMG-QF

